

ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА ДЛЯ БОКСОВ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

• ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Перчатки изготовлены из натурального каучука (полиизопрен).

• ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Хорошая стойкость к воздействию кислот, растворенных оснований и спиртов.
- ✓ Устойчивость к низким температурам (до -40 °С).
- ✓ Высокая эластичность и свобода движений.
- ✓ Низкие эксплуатационные затраты.

• ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Фармацевтическая промышленность / медицина
- ✓ Атомная промышленность

• АССОРТИМЕНТ

КОД МАТЕРИАЛА	Н
ЦВЕТ	Светлый
МОДЕЛЬ	Внутренний Ø перчаточного порта (отверстия) для бокса: 136, 156, 186, 220, 300 мм
ФОРМА	Подходит как на левую, так и на правую руку или анатомическая
РАЗМЕР	Зависит от модели
ДЛИНА (мм)	Стандарт: 750-800 (+/- 20)
ТОЛЩИНА (мм)	Номинальная: 4/10 Мин. 3/10 - макс. 5,5/10 Номинальная: 6/10 Мин. 5/10 - макс. 7/10 Номинальная: 8/10 Мин. 7/10 - макс. 10/10
ВАЛИК (мм)	Стандарт: 6 ±1 (кроме особых случаев)

- Соответствует требованиям европейской Директивы С.И.З., категория 3

CE 0333				
4/10 мм				
	EN 421-1994 	EN 374-1-2003 	EN 388-2003  X100	
6/10 и 8/10 мм				
	EN 421-1994 	EN 374-1-2003 	EN 388-2003  X111	



PIERCAN SAS
11 et 11 bis rue Charbonnel
75013 PARIS

Tél +33 (0)1 45 88 66 27
Fax +33 (0)1 45 80 98 30

piercan@piercan.fr
www.piercan.fr

ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА ДЛЯ БОКСОВ



• МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль Юнга при деформации на 100 % ¹	Предел прочности на разрыв ¹	Относительное удлинение при разрыве ¹	Прочность на прокол (0,6 мм) ²
< 1,5 МПа	> 20 МПа	> 500 %	> 20 Н

1ISO 37 тип 2 2EN 388

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температуры: от -40 до 80 °C

Продукты	Рабочие характеристики *
Стерилизация в автоклаве (120 °C)	++
Спирты	++
Кислоты, основания	++
Сильные окислители	-
Озон, УФ, свободные радикалы, естественный износ	-
Кетонные растворители	+
Хлорированные растворители	-
Ароматические растворители и масла	-
Алифатические растворители и масла	-

* - Не рекомендуется + Используются при некоторых условиях ++ Используются +++ Превосходные показатели

• ОПЦИИ

- ✓ Возможна поставка дезинфицированных или стерилизованных (стерилизация гамма-лучами).

• УПАКОВКА

- ✓ Пара перчаток в черном пакете.
- ✓ Инструкции по использованию, необходимые согласно требованиям ЕС по безопасности продукции (знак CE), объяснение значений маркировки на перчатке и упаковке.

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- ✓ При хранении в оригинальной упаковке температура должна быть от +5 до +25 °C.
- ✓ Срок годности при хранении: 1 год в своей оригинальной упаковке.
- ✓ Мыть мыльной водой, полоскать чистой водой, сушить при температуре меньше 40 °C.

• УТИЛИЗАЦИЯ ПЕРЧАТОК

- ✓ Не пригодны к переработке для повторного использования.
- ✓ Классифицируются, как нетоксичные отходы при условии, что не были загрязнены при использовании.



PIERCAN SAS
11 et 11 bis rue Charbonnel
75013 PARIS

Tél +33 (0)1 45 88 66 27
Fax +33 (0)1 45 80 98 30

piercan@piercan.fr
www.piercan.fr